



BOLSA WHIRL-PAK® CON ESPONJA ESTÉRIL

18 OZ (532 mL) • 11.5 x 23 CM

B01245

Bolsa Whirl-Pak estéril, equipada con esponja pre-humedecida, diseñada para muestreo de superficies en análisis microbiológico, control de calidad y monitoreo ambiental. La esponja facilita la recolección de microorganismos de superficies planas y difíciles de alcanzar, permitiendo un manejo seguro y eficiente de las muestras.

Medidas: 11.5 x 23 cm



18 OZ (532 mL)

CAPACIDAD

Ideal para superficies medianas y grandes.



CON ESPONJA ESTÉRIL

Esponja de celulosa pre-humedecida lista para usar.



MUESTREO EFICIENTE

Facilita la recolección de microorganismos de superficies planas y de difícil acceso.



ESTERILIZACIÓN +1

Esterilizada después de su fabricación.



4 REGULACIONES

USDA, FDA, HACCP y EPA.



CON ESPONJA PRE-HUMEDECIDA
• 100 PZAS.



ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

Capacidad:	18 oz (532 mL)
Material / color:	Polietileno virgen, transparente
Estilo / cierre:	Con esponja de celulosa pre-humedecida, alambre redondo y pestaña
Medidas:	11.5 cm de ancho x 23 cm de altura
Esponja:	Esponja de celulosa estéril pre-humedecida
Espesor:	4 mil (0.102 mm)
Rango térmico:	Congelación hasta -196 °C máximo 82 °C
Presentación:	100 piezas estériles

★ INSTRUCCIONES DE USO

- 1 Abra la parte superior de la bolsa Whirl-Pak®.
- 2 Exprima el exceso de tampón (si utiliza una esponja hidratada).
- 3 Frote la superficie con la esponja.
- 4 Vuelva a introducir la esponja en la bolsa.
- 5 Doble la parte superior de la bolsa tres o más veces.
- 6 Doble las lengüetas de alambre para cerrarla.
- 7 Envíela a un laboratorio para su análisis.



REGULACIONES Y ESTERILIDAD

4

REFERENCIAS

Cumplimiento: USDA, FDA, HACCP y EPA.

Esterilidad: esterilizada después de su fabricación; documentación por lote disponible y vida útil declarada de 5 años.



Teléfonos:

55 7575 1661 | 55 7575 1662
55 7160 2454 | 55 7158 7031



Correo:

ventas@laborwasserdemexico.com



Página web:

www.laborwasserdemexico.com



Labor Wasser de México, SA de CV



@labor_wm



C. Laureles 62, Jardines de Atizapán,
52978, Edo. Méx.